



IRIS *Salmonella*®

Phát hiện hầu hết các chủng *Salmonellae* trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và mẫu môi trường.



TIN CẬY

Phương pháp đạt tiêu chuẩn ISO 16140 được chứng nhận bởi AFNOR

HIỆU SUẤT

Phát hiện tất cả các chủng *Salmonella* di động hoặc không di động

DỄ DÀNG

Khuẩn lạc *Salmonella* đặc trưng có màu đỏ hồng, các chủng vi sinh thứ cấp khác có màu xanh hoặc xanh đen nổi bật trên nền môi trường

NHANH CHÓNG

Sàng lọc âm tính trong vòng 37 giờ và khẳng định trong 2 phút với bộ latex : **CONFIRM'Salmonella**

ĐƠN GIẢN VÀ KINH TẾ

Dễ dàng đáp ứng với các phòng thí nghiệm:
1 chất bổ sung tăng sinh + 1 đĩa



IRIS *Salmonella*®

Phương pháp **IRIS *Salmonella*®** cho phép phát hiện nhanh chóng các chủng *Salmonellae* trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và mẫu môi trường.

MẪU ≤ 25 g

MẪU > 25 g¹



Được thẩm định bởi AFNOR
Tài liệu tham khảo BKR 23/07-10/11

(x) g mẫu trong 9 (x) mL môi trường
***Salmonella* Enrichment²**

+

Thêm tác nhân chọn lọc **IRIS *Salmonella*®**



Màu xanh

Ủ trong
16 đến 24 h
41.5 ± 1.0°C

Ủ trong
18 đến 24 h
41.5 ± 1.0°C

D +1

Trải 10 µL mẫu trên đĩa **IRIS *Salmonella*® Agar**

D +1

Ủ trong
24 ± 3 h
37 ± 1°C

Ủ trong
24 ± 3 h
37 ± 1°C

D +2

D +2

Đọc kết quả và khẳng định

Không có khuẩn lạc điển hình :
Không có *Salmonella*

Khuẩn lạc đỏ hồng điển hình:
***Salmonella* GIẢ ĐỊNH**



Kiểm tra ngưng kết Latex :
Khẳng định *Salmonella*

ĐẶC ĐIỂM

- 1 Phương pháp **IRIS *Salmonella*** được chứng nhận định tính *Salmonellae* trong mẫu sữa bột từ 50g tới 375g (bao gồm sữa bột có hoặc không có men vi sinh) và từ 50g đến 125g cho bột mịn trong thức ăn chăn nuôi
- 2 Đối với những mẫu hơn 25g, gia nhiệt môi trường *Salmonella* Enrichment ở 41.5°C.

***Salmonella* Enrichment** and **IRIS *Salmonella*® Agar** có thể được bảo quản đến 3 ngày ở 2-8°C trước khi trải đĩa hoặc đọc kết quả (ngoại trừ canh tăng sinh dành cho mẫu thức ăn chăn nuôi lớn hơn 25g).

***Salmonella* Enrichment** có thể được sử dụng như môi trường pha loãng.

IRIS *Salmonella*® Agar có thể được sử dụng như môi trường thứ hai theo NF EN ISO 6579.

Vui lòng tham khảo thêm tài liệu kỹ thuật để biết thêm thông tin.

CODE ĐẶT HÀNG

***Salmonella* Enrichment**

BK194HA/GC – 500g/ chai thùng 5kg
BM13608 – 10 lọ 225 mL/lọ
BM13708 – 3 túi 3L/túi
BM14408 – 2 túi 5L/túi

***Salmonella* Enrichment + Tween®80**

BM16308 – 3 gói 3L/gói
BM19808 – 2 gói 5L/gói

***Salmonella* Enrichment double- strength buffered**

BM20008 – 2 túi 5 L/túi
BM20108- 10 lọ 225 mL/lọ
BK225HA/GC – 500 g/chai thùng 5kg

IRIS *Salmonella*® supplement

BS07808 – 10 lọ 50 mL/lọ
BS07708 – 120 viên tổng 225 mL
BS09308 – 120 bảng tổng 90 mL

IRIS *Salmonella*® Agar

BM16008 – 20 đĩa Petri (Ø90mm)
BM16108 – 120 đĩa Petri (Ø90mm)
BK212HA – 500 g/ chai

CONFIRM® *Salmonella*

BT01108 – Kit kiểm tra ngưng kết Latex (50 tests)