



EASY Staph®

Định lượng *Staphylococci* trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

TIN CẬY

Phương pháp đạt tiêu chuẩn ISO/FDIS 16140-2 được thẩm định bởi AFNOR

HIỆU SUẤT

Phát hiện được tất cả các chủng staphylococci dương tính với coagulase bao gồm các chủng *S. hyicus* and *S. intermedius*

PHẠM VI

Có thể áp dụng đối với tất cả các mẫu thực phẩm

NHANH CHÓNG

Định lượng được tất cả các chủng *Staphylococci* dương tính với coagulase trong vòng 22 giờ

THUẬN LỢI

Đếm trực tiếp các khuẩn lạc của chủng *Staphylococci* có vòng sáng xung quanh tâm
Không cần khẳng định lại



EASY Staph®

EASY Staph® cho phép định lượng trực tiếp các chủng *Staphylococci* dương tính với coagulase trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi



Được thẩm định bởi AFNOR theo BKR 23/10-12/15 cho các sản phẩm thực phẩm



(x) g mẫu + 9 (x) mL dung dịch pha loãng 1

Phương pháp cấy trải

Chuyển 0.1 mL mẫu vào đĩa petri đã chuẩn bị sẵn môi trường **EASY Staph® agar** 2, trải đều mẫu lên mặt thạch môi trường.


Phương pháp đổ đĩa

Chuyển 1 mL mẫu vào đĩa petri vô trùng sau đó đổ 15 mL môi trường **EASY Staph® agar** vào đĩa, lắc nhẹ.


Ủ trong 24 ± 2 h ở $37 \pm 1^\circ\text{C}$

J+1

Đọc và định lượng tất cả các khuẩn lạc có đặc điểm của của *Staphylococci*

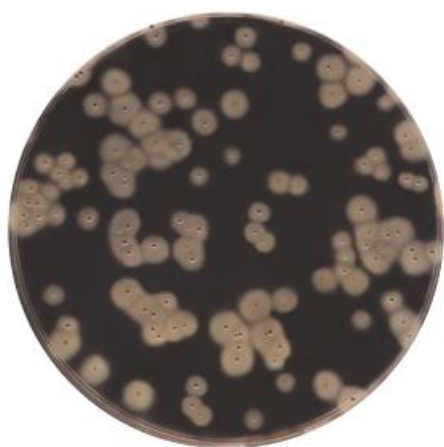

Staphylococcus dương tính với coagulase : Khuẩn lạc có một vòng sáng mờ bao quanh bởi tơ huyết thanh

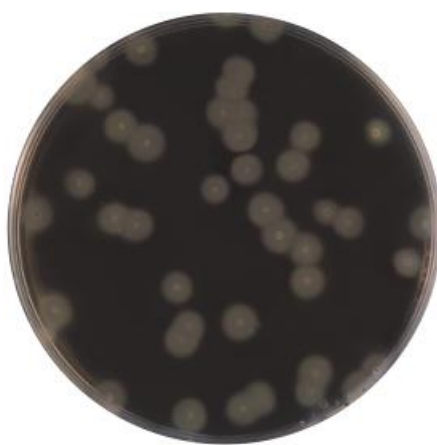

Staphylococcus dương tính với coagulase: Khuẩn lạc có một vòng sáng mờ bao quanh bởi tơ huyết thanh

ĐẶC ĐIỂM

1 Dung dịch đệm peptone, tryptone-salt hoặc các dung dịch pha loãng khác tương ứng theo tiêu chuẩn của NF EN ISO 6887.

2 Phương pháp cấy đổ có thể được thực hiện thủ công hoặc phương pháp cấy trải với liều lượng 50 hoặc 100 μL .

3 Phương pháp cấy đổ có thể đọc kết quả sau 22 – 72 giờ nuôi ủ, phương pháp cấy trải có thể đọc kết quả sau 22 – 48 giờ nuôi ủ

EASY Staph® Agar

NF EN ISO 6888-2 :
phương pháp truyền thống phát hiện và định lượng staphylococci dương tính với coagulase

J+1

J+2

Tham khảo thêm tài liệu kỹ thuật để biết thêm thông tin

CODE ĐẶT HÀNG

Môi trường cấy bề mặt

EASY Staph® Agar

BM18708 - 20 đĩa/hộp (Ø90 mm)

BM19008 - 120 đĩa/hộp (Ø90 mm)

Môi trường đổ đĩa

EASY Staph® Agar - Kit

BT01208 - 6 lọ 190 mL/lọ thành phần cơ bản

+6 lọ thành phần bổ sung tổng 200 mL

BT01308 - 6 lọ 90 mL/lọ thành phần cơ bản

+ 6 lọ môi trường bổ sung tổng 100 mL

EASY Staph® Agar - dehydrated

BK216HA - 500 g hộp

EASY Staph® lyophilisate

supplement BS09008 - 8 lọ tổng 100mL

BIOKARDiagnostics

Rue des Quarante Mines, ZAC de Ther Allonne, 60002 Beauvais cedex, FRANCE
Tel: + 33 (0)3 44 14 33 33 Fax: + 33 (0)3 44 14 33 34